

Tågekammeret

- 1) Vend bunden i vejret på apparatet og tag bund og skumindsats ud.
- 2) Lav 2 portioner CO₂-is og fyld det i tågekammeret fra bunden.
- 3) Sæt skumindsats og bund på plads igen og vend apparatet rigtigt.
- 4) Sæt **12V !** = til de to ledninger.
- 5) Tag en pipette med sprit og dryp sprit hele vejen rundt på den sorte kant.
- 6) Anbring uran-stenen i midten af tågekammeret og læg låget på.
- 7) Vent og se. Ret evt. på lyset.

Beskriv hvad I ser: